

浙江捷宸仪器设备有限公司
邮箱:1321739373@qq.com
电话:13266541837

干湿三维振动筛分仪 J-SE200



干湿式电磁振动筛分仪
J-SE200

功能简介 Function Introduction

- 高频电磁振动体实现样品快速筛分，可对振动幅度进行 5mm 范围内调节，可振频调节应对各种样品；
- 高频的 3D 抛动确保样品均匀散落在整个网面，短时间内高效筛分；
- J-SE200 顶盖带有可观察视窗，易于观察监控筛分过程；
- 采用时间数字显示，配置时间控制面板可实现连续、间歇式筛分和定时功能；
- 仪器可筛干式、湿式或液态样品，一机多用，湿筛可实现内外双循环系统；



关于电磁振动筛分仪：

电磁振动筛分仪是一款用于固体颗粒和液体样品筛分和分级的设备，广泛适用于科研、开发、生产加工和质量控制等领域。该仪器通过电磁驱动产生振动，进而对物料进行筛分。

捷宸J-SE200型电磁振动筛分仪利用线圈通电产生的磁场，对动铁进行吸引，在吸引到一定的幅度后又被弹簧拉回原位，从而带动样品进行筛分。这种驱动方式能产生三维的抛掷运动效果，使得筛分物能均一分布运动在整个筛分截面上，从而在较短的时间内实现高精度的分离。

如果要筛分的样品是悬浮液，或者如果非常细的样品，样品会倾向于聚集。干筛会导致筛网堵塞，这时可以采用湿筛。将样品以悬浮液的形式放置在顶部筛网上。筛分过程由来自位于最上面筛网上方的喷嘴的水进行冲洗，进而加速筛分过程。

重要提示：水不应以任何方式改变样品，即颗粒不应膨胀、溶解或与液体反应。

浙江捷宸仪器设备有限公司
邮箱:1321739373@qq.com
电话:13266541837

技术参数 technical paramete

名称：	干湿式电磁振动筛分仪
型号：	J-SE200
处理原理：	高频电磁三维抛掷运动
处理类型：	粒径确定、分离、分级
样品特征：	粉末、松散粒料、悬浮物、液体
振动方式：	电磁振动
样品负载：	3 kg
最大级数：	1-8 层（标配 5 层）
振幅：	0-5 mm
频率：	200-3000 次/分钟
筛分范围：	20 um - 125 mm
分析筛直径：	200 mm、100mm
主要功能：	定时、连续筛分、间歇筛分、振幅调节、振频调节、一键复位、停电记忆、干湿式筛分
附加功能：	舒适型可视筛网压板、振动室散热
水循环方式：	内循环、外循环
循环流量：	5L/min（可增大）
筛分方式：	干式、湿式
电学描述：	100-120V/220-240VAC、50-60Hz、200W
尺寸(长宽高)：	500*505*555mm
防护等级：	IP65

J-SE200 筛分效率高、效果好，能有效减少物料堵塞筛孔的现象，同时其结构简单、拆换筛面方便。

为了防止团聚体的形成或溶解它们，可以使用筛分助剂。
物体助剂（玛瑙球、橡胶球或滑石球等），它们会破坏样品结块从而加速筛分。
液体添加剂（汽油、乙醇、表面活性剂等），它们可以减少静电荷，洗去脂肪或油性成分或减少表面湿法筛分过程中的张力。



产品特点 Product Features

- 小体积，结构紧凑，人体工程学设计，无需安装调试，使用简单；
- 采用纯铝制筛网托板和筛网压板，能有效避免其他杂质的带入；
- 高频电磁三维抛掷运动最高 3000 次/分钟；
- 提供 100mm、200mm 规格直径的分析筛选择；
- 仪器振动室采用强制散热设计，保证长时间使用仪器平稳运行；
- 采用环形磁铁底座设计提升横向激振力，更好力学性能的玻璃纤维作为弹片提高弹性；
- 筛网和筛底以及阀门等全流程采用 304 不锈钢材质，管道食品级硅胶材质，保证样品接触无污染；
- 内置食品级涡轮式微型水泵，液体由上层筛网到达最下层筛底，通过水泵自吸进入后增压至顶部筛网中，重复内循环；也可将筛底获得的最终样品直接排除于其他容器中，从顶层持续输入样品，完成连续湿筛；



浙江捷宸仪器设备有限公司
邮箱:1321739373@qq. com
电话:13266541837

配件选型介绍 [Introduction to accessories selection](#)

■ 我公司生产筛网采用双层冲框无缝压边技术。筛框一体成型，结实耐用。筛框边缘翻边处理，圆润光滑不易划手。筛网采用国家标准不锈钢 304 网布，紧绷，平整，不跳丝。筛网密封性好，经久耐用无毛刺。

目数孔径 (mm) 对应表					
目数	孔径 (mm)	目数	孔径 (mm)	目数	孔径 (mm)
2 目	12.5	35 目	0.5	160 目	0.096
3 目	8	40 目	0.45	180 目	0.090
4 目	6	45 目	0.4	190 目	0.080
5 目	5	50 目	0.355	200 目	0.074
6 目	4	55 目	0.315	220 目	0.065
8 目	3	60 目	0.28	240 目	0.063
10 目	2	65 目	0.25	250 目	0.061
12 目	1.6	70 目	0.224	280 目	0.055
14 目	1.43	75 目	0.2	300 目	0.050
16 目	1.25	80 目	0.18	320 目	0.045
18 目	1.12	90 目	0.16	325 目	0.043
20 目	1	100 目	0.154	340 目	0.041
24 目	0.8	110 目	0.15	360 目	0.040
26 目	0.71	120 目	0.125	400 目	0.0385
28 目	0.68	130 目	0.112	500 目	0.0308
30 目	0.6	140 目	0.105	600 目	0.026
32 目	0.58	150 目	0.100	900 目	0.020

标准配置直径为 200mm 的 5 个筛网和 1 个筛底，共 6 层，筛网可按照以上目数表或筛孔直径表任意选择
(为避免影响筛分效果，筛网 400 目以上不可重复选择)